



## Cinétique enzymatique : manipuler des courbes avec Capstone

Vous avez tracé votre première courbe.

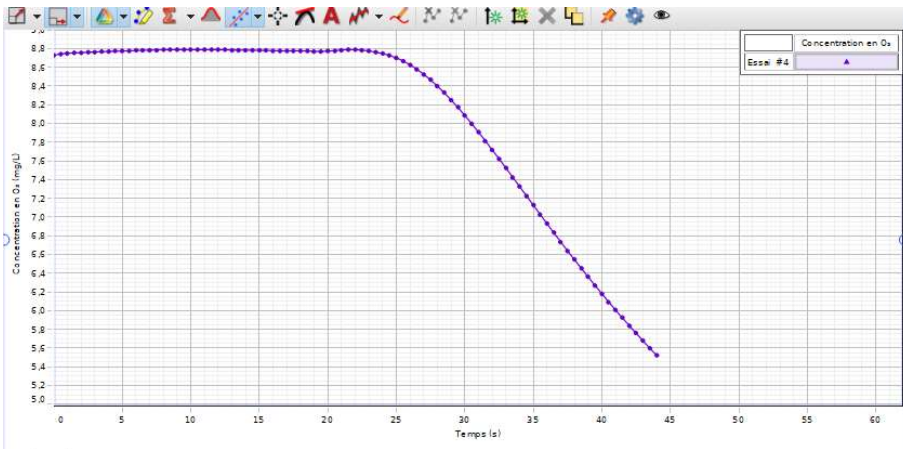


utilisez pour créer un encart d'annotation :

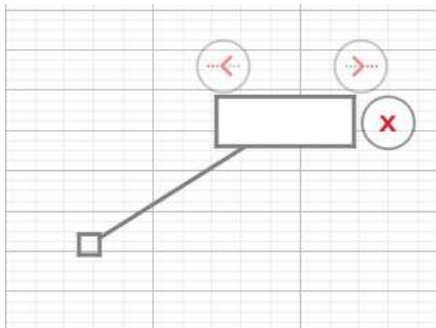


Il peut être déplacé en cliquant sur le carré et en maintenant le clic tout en le déplaçant vers la courbe.  
Une flèche apparaîtra à proximité de la courbe vous indiquant que l'encart va se lier à celle-ci.  
Déposer votre encart en relâchant le clic gauche.  
Vous pouvez ensuite annoter votre courbe à votre convenance en cliquant sur l'encart rectangulaire.



Tangente en un point : cliquez sur

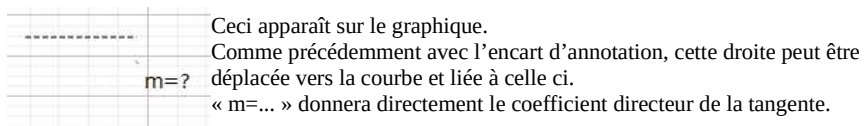

Vous avez donc quelque chose s'approchant de ceci :

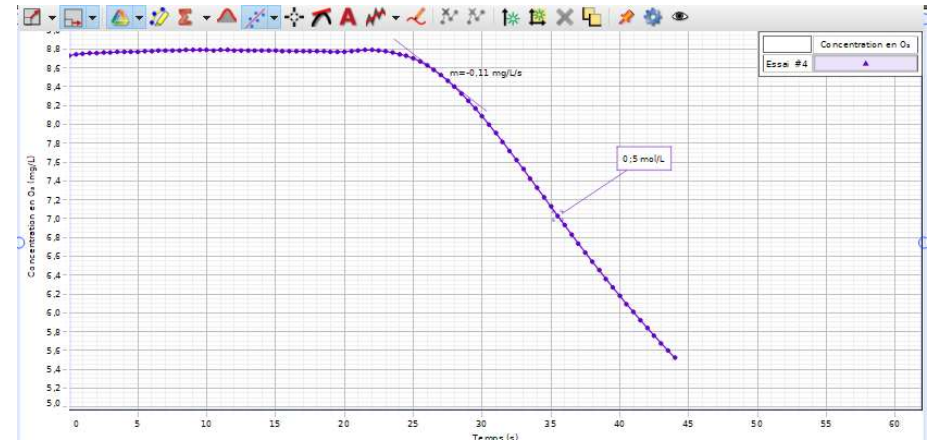

Faites votre deuxième enregistrement puis cliquez sur pour faire en sorte que Capstone affiche toutes vos courbes sur le même graphique.  
Si besoin, cliquez sur la flèche descendante à droite du sigle pour cocher les courbes qui vous intéressent comme ceci :

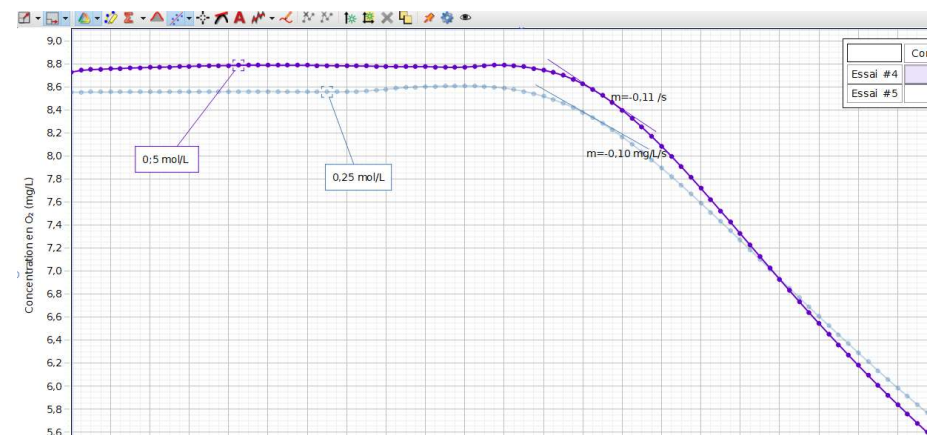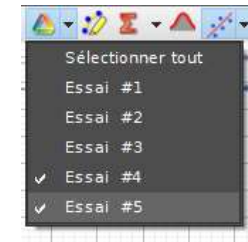

Exemple :