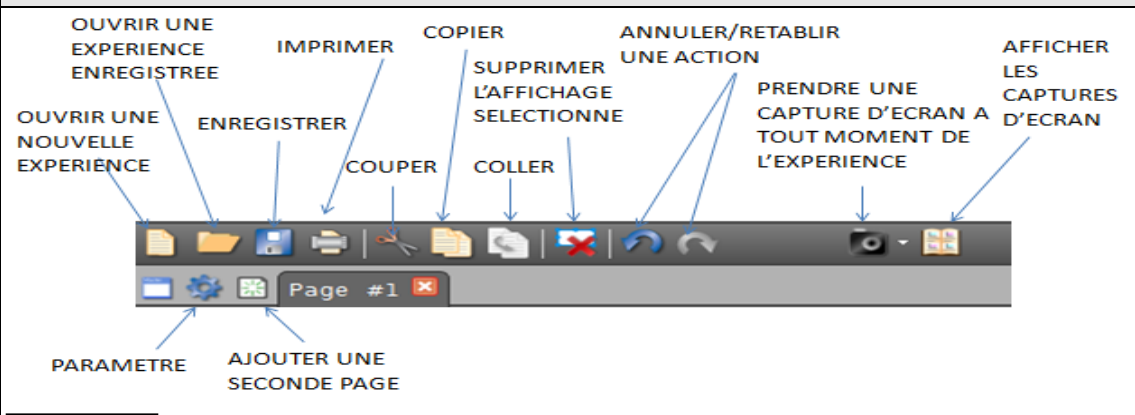
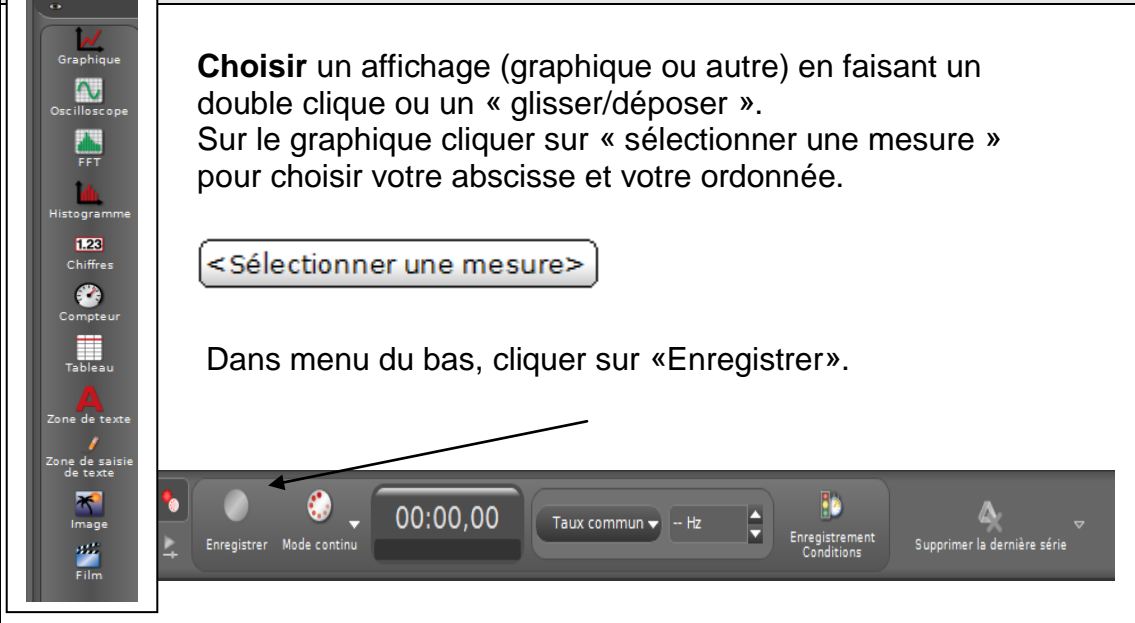
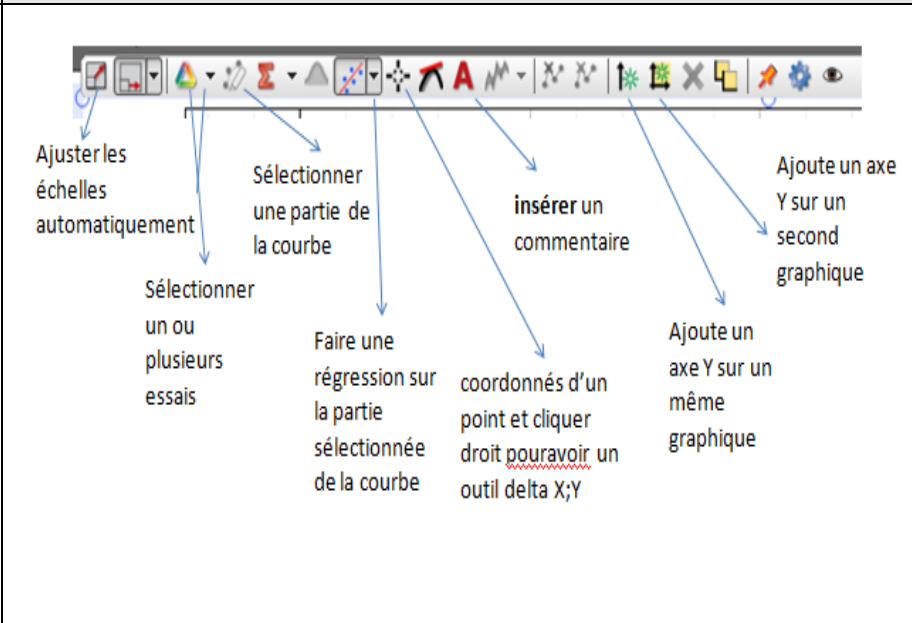


EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC CAPSTONE

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l'enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel CAPSTONE est lancé.

Menu général du logiciel	Paramétrer manuellement une mesure
 <p>Labels for the main menu icons:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrir une expérience enregistrée Imprimer Copier Annuler/retablir une action Afficher les captures d'écran Ouvrir une nouvelle expérience Enregistrer Couper Coller Supprimer l'affichage sélectionné Prendre une capture d'écran à tout moment de l'expérience Paramètre Ajouter une seconde page 	<p>Cliquer sur enregistrement de condition : ce qui vous permet d'introduire des conditions de démarrage et d'arrêt de l'expérience.</p> <p>Modifier l'affichage graphique en cours d'enregistrement</p> <p>Ajuster les échelles manuellement en plaçant le curseur de souris sur l'échelle; maintenir le bouton gauche appuyé et glisser</p>
Lancer une mesure	Outils du mode Graphique
<p>Choisir un affichage (graphique ou autre) en faisant un double clic ou un « glisser/déposer ». Sur le graphique cliquer sur « sélectionner une mesure » pour choisir votre abscisse et votre ordonnée.</p> <p>< Sélectionner une mesure ></p> <p>Dans menu du bas, cliquer sur « Enregistrer ».</p> 	 <p>Labels for the graphical mode toolbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuster les échelles automatiquement Sélectionner une partie de la courbe insérer un commentaire Ajoute un axe Y sur un second graphique Sélectionner un ou plusieurs essais Faire une régression sur la partie sélectionnée de la courbe coordonnés d'un point et cliquer droit pour avoir un outil delta X;Y Ajoute un axe Y sur un même graphique